


## ValueRead シーケンス ご注文の流れ

- ユーロフィンジェノミクスのWebページでログイン後ご注文ボタンを押してください。
- 画面に従いサンプル情報をご入力ください。  
※解析タイプ・サンプル形状にあったタブをご選択ください。
- サンプル回収サービス(無料)の有無を選択(集荷希望日時を選択)  
※締切は集荷希望日の前営業日17:00(土日祝日の受付不可)  
※お客様側でサンプル発送を手配なさる場合は「サンプル回収不要」のチェックボックスに☑をいれてください。
- 注文完了画面を印刷し(※必須)、サンプルに同封して下記ユーロフィンの住所宛てご送付ください。

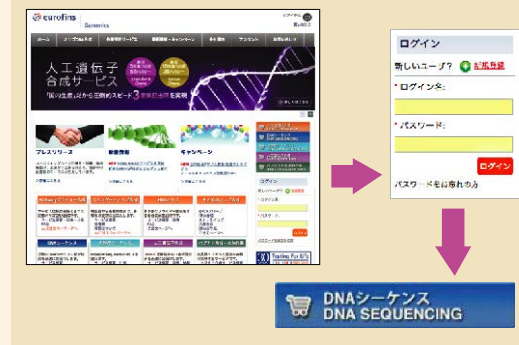

# DNAシーケンスサービス

サンプル回収サービスは無料  
到着のその日に解析結果をお届け

## サンプル回収サービス<無料>

日通航空がサンプルの回収に伺いますので、下記の手順にて回収サービスをご依頼ください。

STEP 1	注文ページ、回収サービス希望欄のカレンダーより集荷日を選択。集荷希望時間もご選択ください。
STEP 2	日通航空配送ドライバーがサンプルの回収にお伺いします。サンプルは破損や液漏れの無いよう緩衝材などで保護し、梱包した状態でドライバーにお渡しください。必ず、ウェブ注文完了画面の同封をお願いいたします。96ウェルプレートは上下が逆さまにならないよう、外箱を用意して梱包してください。
STEP 3	午前10時までにユーロフィンジェノミクスへサンプル到着。 ※午後着の場合には納期が1営業日遅れます。地域、集荷時間によっては翌日午前着指定ができない場合がありますので、詳細は日通航空配送ドライバーまでお問い合わせください。
STEP 4	解析結果のご報告(ご報告までの納期は解析タイプによって異なります。)

※常温での輸送になりますので、保冷輸送をご希望の場合は保冷剤を同梱ください。 ※サンプル回収はデフォルト設定されております。不必要な方は、回収不要の☑をチェックしてください。 ※集荷は集荷日前日の17時までにお申し込みください(土日祝日受付不可)。 ※集荷依頼受付完了後、自動返信と受付メールを2通送信いたします。確定の集荷日は受付メールにてご確認ください。  
●他運送会社の着払送付も可能です。ヤマト運輸着払伝票印字も承ります。ご希望は下記までお問い合わせください。

## サンプル調製方法

詳細はWebサイトをご覧ください。


eurofinsgenomics.jp ▶ 各種受託サービス ▶ DNAシーケンス ▶ サンプル調整方法

●お問い合わせ・サンプル送付先●  
ユーロフィンジェノミクス株式会社  
DNAシーケンス部門

〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F  
TEL:03-6701-8082  
E-mail: sequence-jp@eurofins.com

代理店

Value Read Sequence  
Primer Pre-mixed / Separate  
Primer Walking  
Stock primer  
Tube / 8 Strip / Plate Sequencing  
Sample Pick-up Service

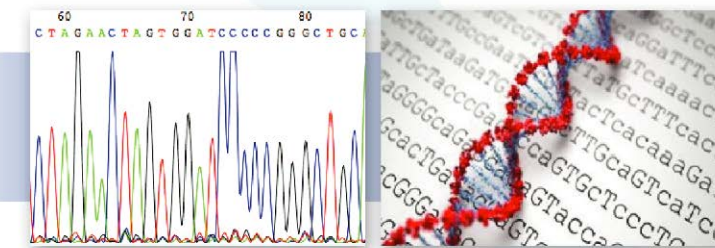

# DNAシーケンスサービス

3つのDNAシーケンスサービスラインをご用意。1サンプルからサンプル回収無料、解析結果のご報告はサンプル到着日から。

EXPERIENCE THE POWER OF DNA.

## 低価格のシーケンスサービス Value Readシーケンス

※8連チューブは6サンプル以上、96ウェルプレートは48サンプル以上でご依頼ください。  
※解析料金は1サンプルあたりの料金です。

### プレミックスタイプ

お客様のお手元でDNAサンプルとプライマーを混合していただくタイプです。

シングルチューブ.....	<b>¥800</b>	当日報告
8連チューブ.....	<b>¥580</b>	
96ウェルプレート.....	<b>¥350</b>	1営業日~

リーズナブルな価格でシーケンスを外注したい方、できるだけ早く解析結果が欲しい方にお勧めの、低価格で短納期のシーケンスサービスです。

### セパレートタイプ

プライマーを別チューブか別プレートにご用意または弊社ユニバーサルプライマーを使用するタイプです。オプションでPCR産物精製の対応も可能です。

シングルチューブ...	<b>¥1,500</b>	当日報告
96ウェルプレート.....	<b>¥550</b>	1営業日~

当日報告は、午前10時以前にサンプルが弊社に到着した分まで。午前10時以降到着分につきましては納期(ご報告)は翌営業日となります。

## テンプレート調製が不安、あるいはお忙しい方へ フルサポートシーケンス

テンプレート調整から弊社で行うシーケンスサービスです。PCR産物またはプラスミドをシングルチューブに調製し、ご送付ください。サンプル到着後、電気泳動によりサンプルQCを実施し、最適条件を検討した上でシーケンス反応を行います。

シングルチューブ... **¥3,000**/解析

最短1営業日でご報告

結果不良時には反応条件を再検討し、再解析まで実施

ユニバーサルプライマー無料

プライマー合成、PCR産物精製のオプションも対応

## プラスミドの挿入部位やPCR産物全長を解析したい場合に プライマーウォーキング

500~600塩基毎にプライマーを設計し、全長の解析を行います。ユーロフィンジェノミクスではプライマー合成とDNAシーケンスを同じラボ内で行うため、迅速に解析を進めることが可能です。

シーケンシング **¥5,200**/500塩基      プライマーの設計・合成 **¥3,400**/本

片鎖解析・両鎖解析の選択可

3営業日/500塩基で解析実施

ユニバーサルプライマー無料

プライマー合成、PCR産物精製のオプションも対応

### オプション

オプション	サンプル	追加料金(1サンプルあたり)	追加納期
PCR産物精製 ※フルサポートおよびValue Read シーケンスのセパレートのみ	シングルチューブ	¥1,000	+1営業日~
	96ウェルプレート	¥150	+1営業日~
プライマー合成(PCReadyプライマー)		¥880	+1営業日~

※記載の価格は2020年4月現在の税別価格です。価格変更する場合がありますので予めご了承ください。